

保冷性能評価テスト

1. テストの内容と方法


バイオクール25用 2~8°C温度管理セット タイプ60-F5を使用して試験する。

バイオクール25L容器に保冷材を入れた場合の保冷時間を測定する。


保冷材種類：パッサーモF5 1000gハードタイプ(BCPAF5-1000-5)

保冷材使用条件：48時間冷凍後、冷蔵庫で3時間解凍

テスト方法：側面4か所、上部1か所に保冷材をセットし温度を測定

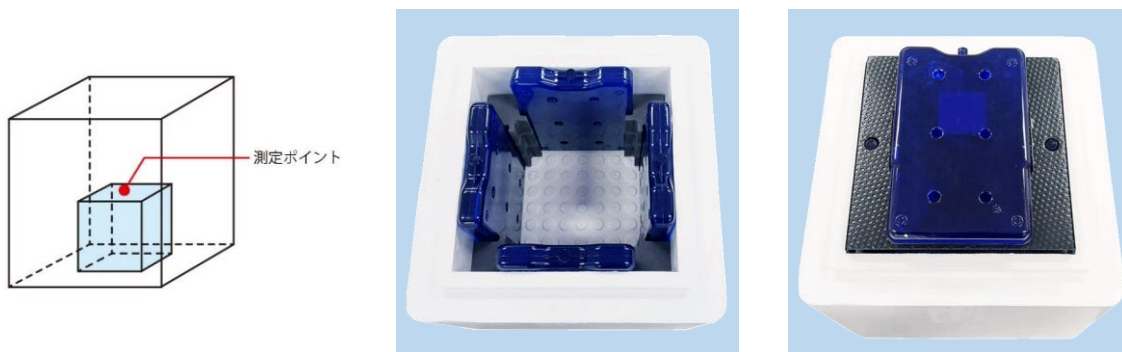

2. 実測データ

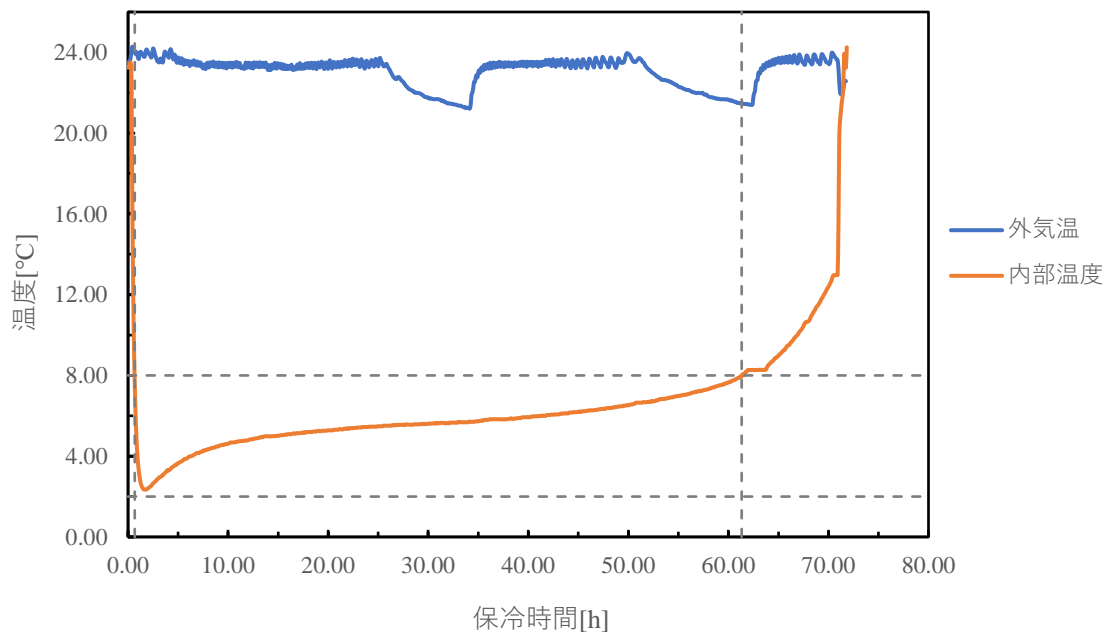

3. 測定結果

平均外気温約23°Cで2~8°Cを約60時間保冷維持