



## 保冷性能評価テスト

### 1. テストの内容と方法

バイオクール45用 2~8°C温度管理セット タイプ42を使用し試験する。  
バイオクール45L容器に保冷材を入れた場合の保冷時間を測定する。  
保冷材種類：バイオクールジェル5-800  
保冷材使用条件：48時間以上凍結後、常温(23°C近辺)に15分さらす  
テスト方法：側面4か所に保冷材をセットし温度を測定

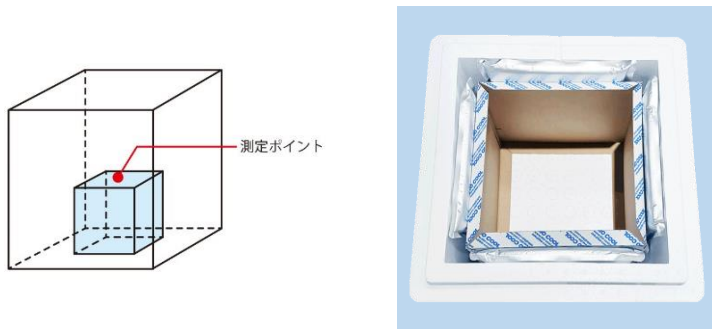

### 2. 実測データ

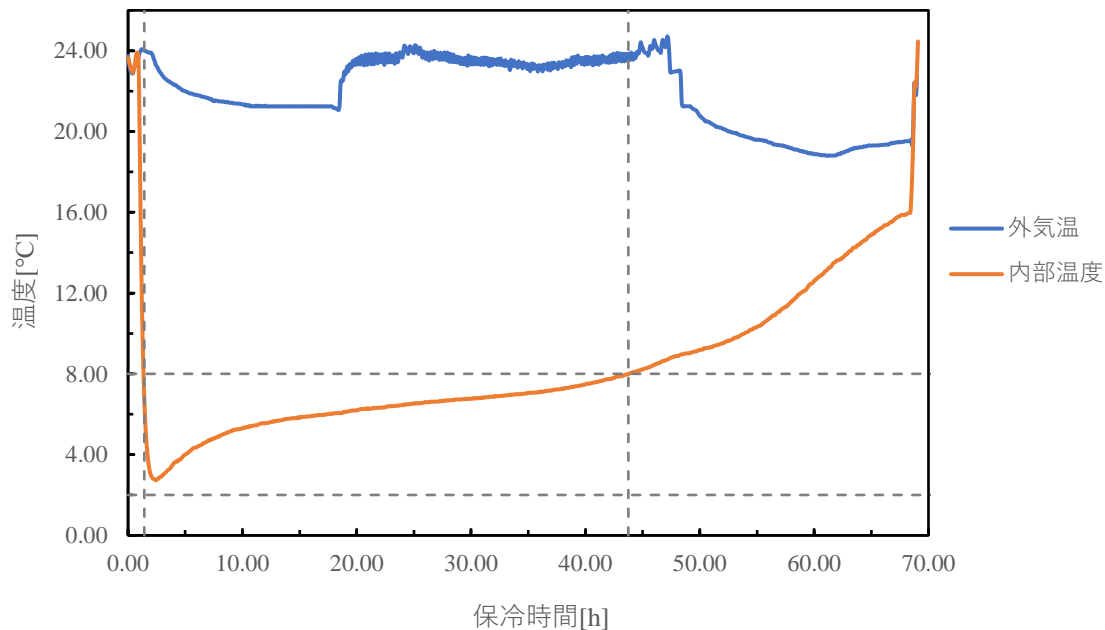

### 3. 測定結果

平均外気温約23°Cで2~8°Cを約42時間保冷維持