

製品：バイオクール25用 2～8°C温度管理セット タイプ22

品番：BC25TS28-22-1

構成品：バイオクールジェル5-800×4枚

ジェルウォール24(2枚)×1式

対応製品：バイオクール25、バイオクールカートン25、バイオクールショルダーハード25、

バイオクールショルダーソフト25

有効内寸：237×237×320mm

性能：外気温23°C近辺、22時間2～8°Cの保冷維持

凍結・調温所要時間：凍結48時間+調温12分+30分(作業時間は含みません)



バイオクールジェル5-800



ジェルウォール24

使用手順：



- 1 バイオクールジェル5-800を4枚冷凍庫(約-18～-16°C)で48時間以上凍結させます。



- 2 手順1のバイオクールジェル5-800を取り出して、常温(23°C近辺)に12分程さらします。
※作業場の温度が定まらない場合は、冷蔵庫(約2～5°C)で3時間置きます。



- 3 組み立てたジェルウォール24を容器中央に設置し、手順2のバイオクールジェル5-800を4枚ジェルウォール24と壁面の間に設置します。



4 蓋を閉めて30分程置きます。



5 温度が適温になったことを確認し、輸送物を設置します。
蓋を閉め、輸送します。

* 試験データは別途HPからダウンロードできます。

* 上記性能はあくまで社内試験の結果であり保冷維持時間と温度を保証するものではありません。

使用時には内容物の状況・外部環境が異なるため内容物の品質について保証するものではありません。